


EVERGREEN快速操作指南

一、接线：按照右图


- 连接航空接头线缆，务必要将线拧紧，以防止漏电；
- 连接快接头水管线，按照设备与水管标记的不同颜色对应连接；
- 加蒸馏水，到刻度线位置。等运行10分钟后，待气泡散尽后，再盖上顶盖；

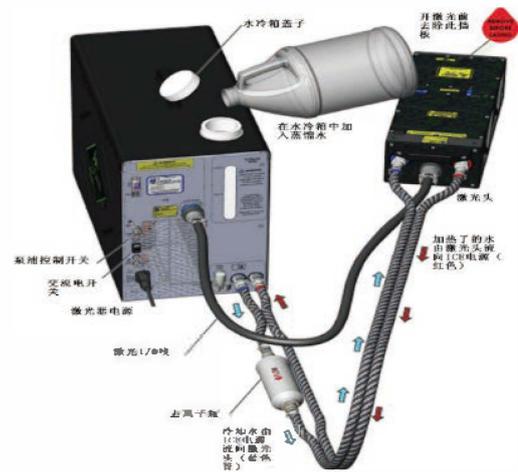

激光器线缆连接

二、操作（如图）

- 打开激光器后面板的泵浦控制开关；
- 转动前面板钥匙开关打开激光器电源；
- 打开激光头上的两个shutter。
- 按下“运行/停止”按钮打开两个闪光灯；
- 按“频率按钮”选择需要的输出频率；
- 按下“选择激光1”按钮，然后按动向上或者向下“能量选择”按钮调节需要的能量，然后按下“激光器1 Q开关”打开激光器1；再次按下“激光器1 Q开关”关闭激光器1；
- 按下“选择激光2”按钮，然后按动向上或者向下“能量选择”按钮调节需要的能量，然后按下“激光器2 Q开关”打开激光器2；再次按下“激光器2 Q开关”关闭激光器2；
- 使用未完毕后，先关闭激光器Q开关，再次按下“运行/停止”关闭闪光灯；最后再关闭钥匙开关即可；
- 待操作完成后，首先停止激光器出光，停止闪光灯工作，然后关闭shutter，再关闭电源钥匙，最后关闭后面板的泵浦控制开关；

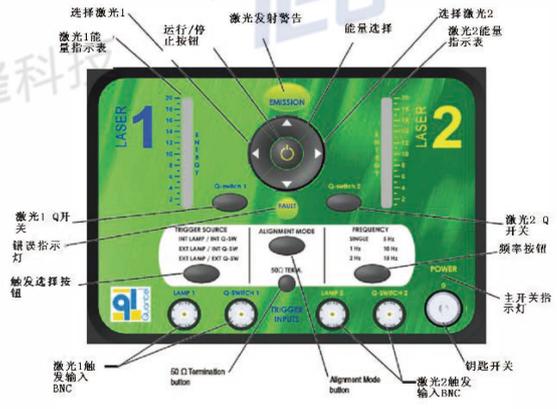

ICE (控制电源) 前面板

Shutter开关

三、维护：

- 蒸馏水：一般情况下每三个月更换一次水；
- 滤芯：一般六个月左右更换一个滤芯，滤芯为快接头；

